


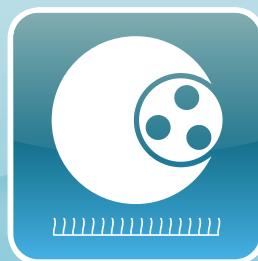


Шлифование



Шлифование



Полирование

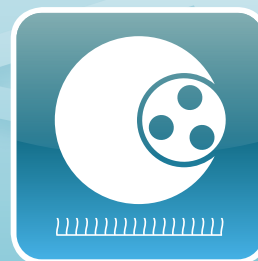

Полирование



Aka-Piatto
220+



Aka-Alleggran
3



Aka-Daran



Aka-Chemal



H₂O



DiaMaxx
6 µm Poly



Aka-Rhaco



Aka-Rhaco



DiaMaxx
1 µm Poly



Fumed Silica
0.2 µm
Alkaline



Об/мин

300

150

150

150



Н

20

25

25

20



минуты

пока не
выведена
плоскость

2:30-3:30


2:00-4:00

1:00-2:00

АКА-BRIEF 2 ВЕРСИЯ 1, 2014


Время указано при условии использования дисков \varnothing 300 мм с образцами \varnothing 40 мм. При использовании дисков \varnothing 250 мм время увеличивается на 30%; при использовании дисков \varnothing 200 мм - на 100%. Для образцов большего размера необходимо пропорционально увеличивать нагрузку.

Результат подготовки Керамика

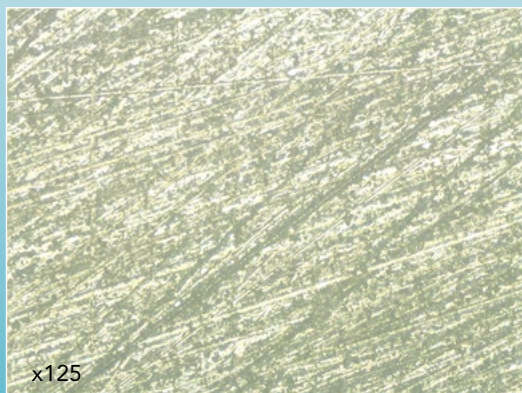


Шаг 1

Aka-Piatto 220+
 H_2O

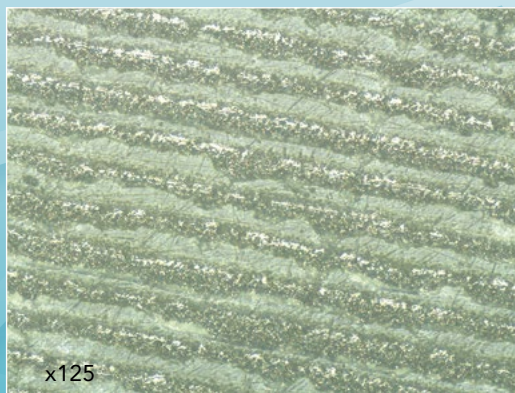


Шаг 2

Aka-Allegran 3
DiaMaxx 6 μm Poly

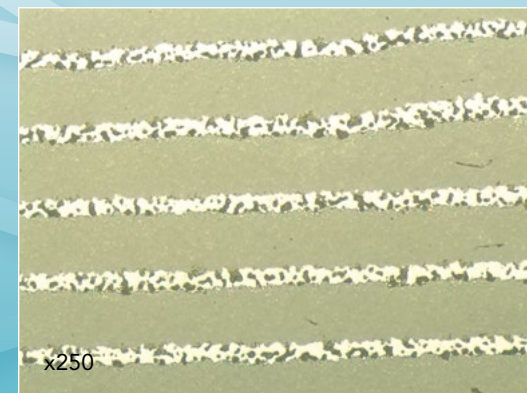

Шаг 3

Aka-Daran
Aka-Rhaco
DiaMaxx 1 μm Poly

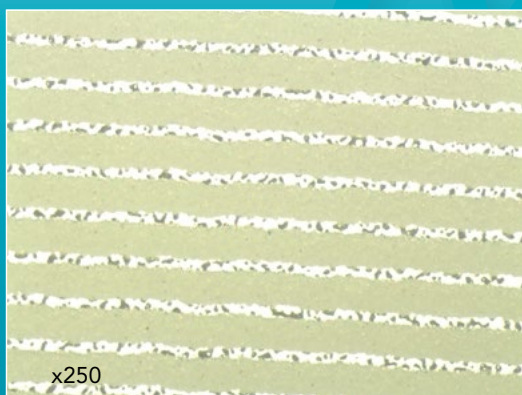

Шаг 4

Aka-Chemal
Aka-Rhaco
Fumed Silica 0.2 μm Alkaline



решения для лабораторий

ООО «Химлаборреактив»

07400 г. Бровары, ул. Щелковская, 8
тел./факс: +38 (044) 494 42 42
info@chemlab.kiev.ua, www.hlr.ua